


Bedienungsanleitung

pHotoFlex / pHotoFlex Turb 13 mm-Küvettenadapter

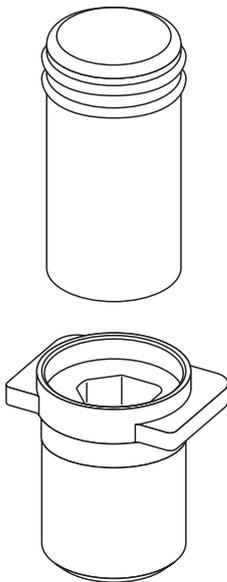


Mit dem 13 mm-Küvettenadapter für das pHotoFlex / pHotoFlex Turb messen Sie Küvetten oder Ampullen mit einem Durchmesser von 13 mm. Der Küvettenadapter ist als Zubehör erhältlich.

- 1 Staubschutzdeckel nach oben schieben.
Der Küvettenschacht für 28 mm-Küvetten ist geöffnet.



13 mm-Küvetten- adapter einsetzen

- 2 13 mm-Küvettenadapter gemäß Zeichnung in den 28 mm-Küvettenschacht einsetzen und bis zum Anschlag nach unten drücken. Die abgerundeten Ecken (E) des Adapters zeigen dabei nach hinten.

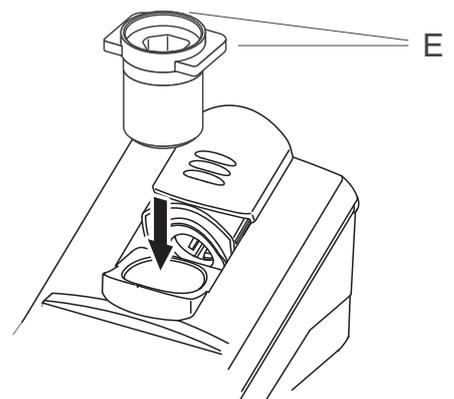


13 mm-Küvette einsetzen

- 3 Küvette in den Küvettschacht für 13 mm-Küvetten einsetzen, bis sie am Boden aufsetzt.



- 4 Falls die Küvette eine Markierung besitzt, diese an der Kerbe des 28 mm-Küvettschachts ausrichten.
- 5 Küvette mit dem Fremdlichtschutzdeckel abdecken.

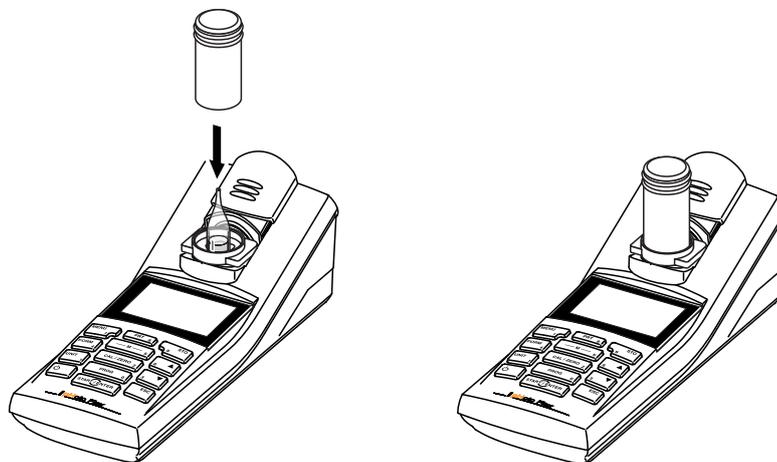**Hinweis**

Die Küvette muss für optimale Messergebnisse immer von dem Fremdlichtschutzdeckel bedeckt sein. Anderenfalls kann Fremdlicht das Messergebnis verfälschen.